


CellQua[®]

セルキュア


凍結保存容器 2.5mLタイプ

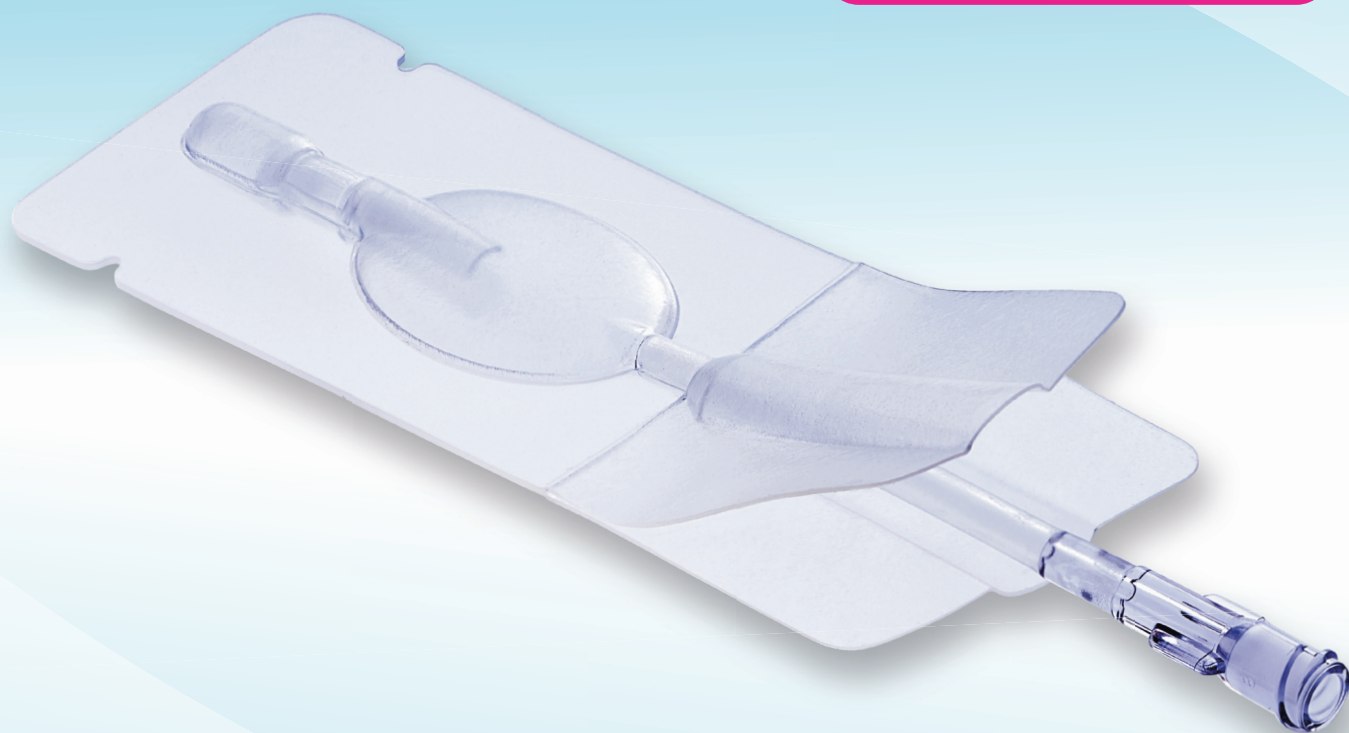

液体窒素液相 (-196°C) で保存可能

完全密封式で液体窒素・細菌の混入防止

セルキュアの特長

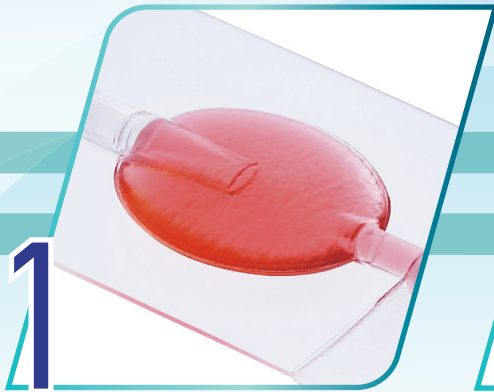


1 丸みをおびた形状

✓ 残液・気泡残りを低減



2 シール可能なチューブ


✓ 完全密封可能

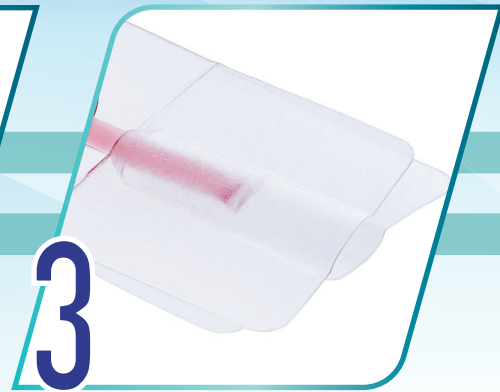

3 チューブ保護部

✓ チューブを衝撃から保護

形状・構造

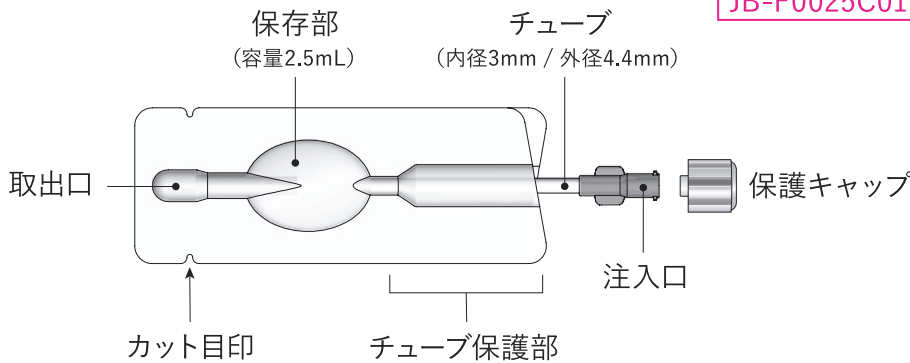


品番	JANコード	入数
JB-F0025C01	4987494318537	20セット/箱

※非医療機器




使用方法

1 充填

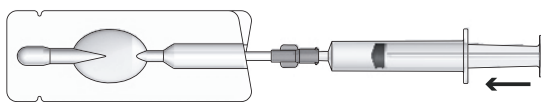

空気を除去後、試料を充填

2 密封

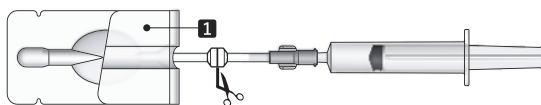


- ① チューブ保護部をめくる
- ② チューブシーラでシール
- ③ シール部分をはさみで切る

3 凍結保存



専用小箱で凍結保存

4 解冻・取出

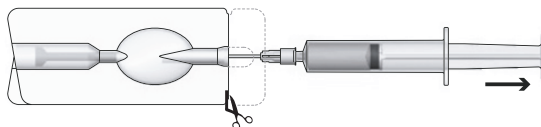

- ① カット目印をはさみで切る
- ② 注射針等で試料を取り出す

※CellQualは株式会社ジェイ・エム・エスの登録商標です。※製品の仕様及び外観は、品質・性能改良のため予告なく変更することがあります。



販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス

■お問い合わせ先
ブラッドマネジメント&セルセラピーBU TEL: 03-6404-0607
〒140-0013 東京都品川区南大井1-13-5
<http://www.jms.cc/>